

HR SERIES 調整及使用說明書

- * 先確定水平已調整好
- * 接上電源,暖機 30 分鐘

(一)、面板說明：

- | | |
|--------------|-------|
| (1) ON / OFF | 電源開關 |
| (2) MODE | 單位轉換鍵 |
| (3) PRINT | 訊號傳輸鍵 |
| (4) RANGE | 感量選擇鍵 |
| (5) RE-ZERO | 歸零扣重鍵 |

(二)、重量校正：本系列天平需利用外置式標準砝碼,行重量校正。

- | | | |
|------------------------------|------|---------|
| (1) 按 ON/OFF 開機 | 顯示 ° | 0.0000g |
| (2) 壓著 RE-ZERO 鍵不放 | 顯示 | CAL 0 |
| (3) 按 RE-ZERO 鍵,校正零點 | 顯示 | ◀ CAL 0 |
| (4) 零點校正完成,顯示幕會出現外置式標準砝碼的重量值 | | |
| HR-60 | 顯示 | CAL 50 |
| HR-120 | 顯示 | CAL 100 |
| HR-200 | 顯示 | CAL 200 |
| HR-300 | 顯示 | CAL 200 |
| (5) 放上標準砝碼,再按 RE-ZERO 鍵 | 顯示 | CAL End |
| (6) 取下標準砝碼 | 顯示 ° | 0.0000g |

(三)、功能與單位設定：

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------|
| (1) 關機 | | |
| (2) 壓著 MODE 鍵,再按 ON/OFF 鍵 | 顯示 | Unit g |
| (3) 按 RE-ZERO 鍵,下列單位均會依序出現 | | |
| | g mg pcs % oz ozt dwt ct mom GN | |
| (4) 如需設定,則按 RANGE 鍵 | 顯示 °Unit | g |
| (5) 按 PRINT 鍵完成設定 | | |